

# 香水敏感源

Column: **MEGA-SE54 FAST - 0.10mm, 0.10µm, 5m**

Catalog Code: F-SE54-010-010-5

条件:

进样口: 分流 250°C, 用进样针进样0.5µL,

1:300分流比


检测器: FID 250°C

柱温箱程序: 50-250°C, 50°C/min

载气: 氢气, 0.5mL/min

峰:

1. 苯醇
2. 柠檬烯
3. 里哪醇
4. 藜芦醇
5. 甲基辛酸
6. 香茅醇
7. 柠檬醛1
8. 香叶醛
9. 肉桂醛
10. 柠檬醛2
11. 茴香醇
12. 羟基香茅醛
13. 肉桂醇
14. 丁香酚
15. 香豆素
16. 异丁香酚
17. α-异甲基紫罗兰酮
18. α-甲基紫罗兰酮
19. 铃兰醛
20. /
21. 新铃兰醛1+新铃兰醛2
22. 金合欢醇1
23. 金合欢醇2
24. 金合欢醇3
25. 戊基肉桂醛
26. 己基肉桂醛+水杨酸苄酯
27. 1-苯基癸
28. /
29. 肉桂酸苄酯

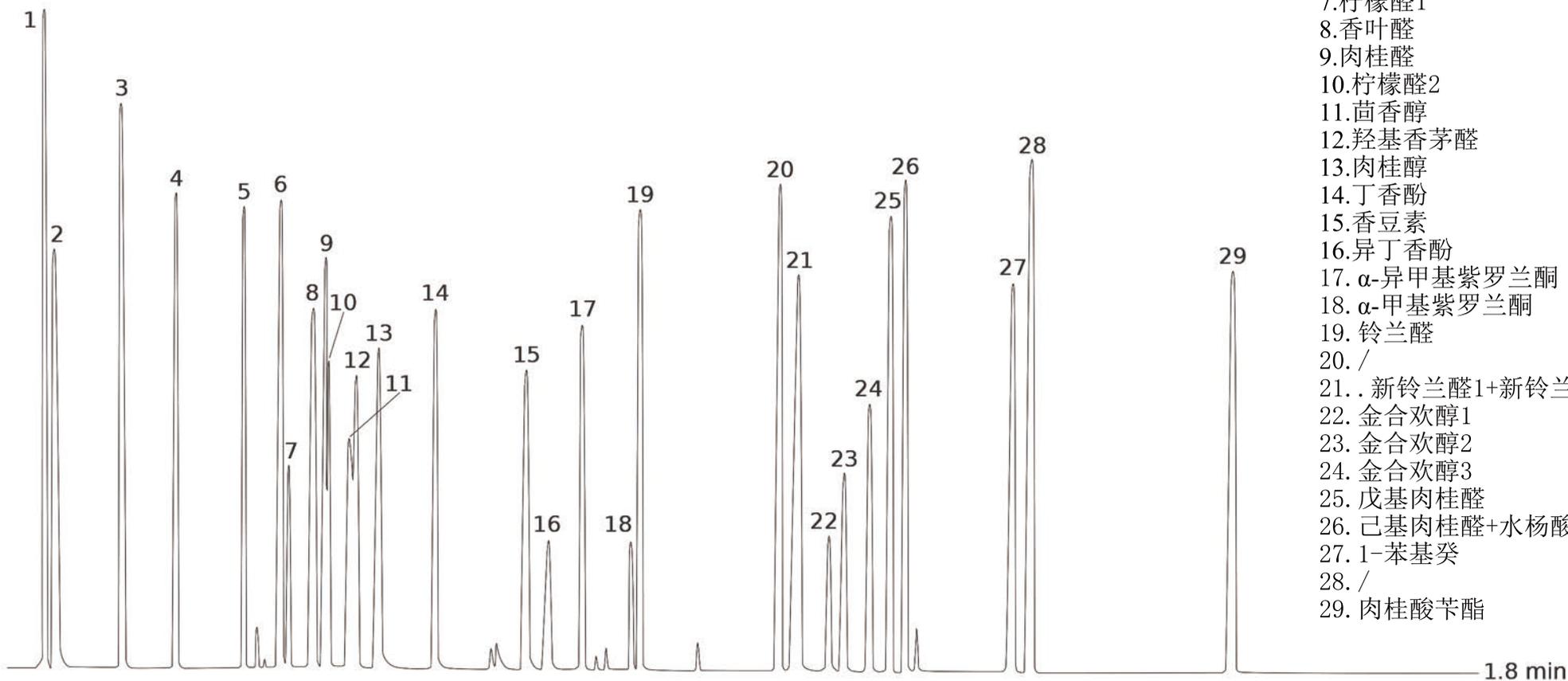

Acknowledgement: Prof. C.Bicchi, C.Brunelli et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.